

お客様各位

停電時のCO₂インキュベーター使用上の注意事項

平素は当社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

この度の東北地方太平洋沖地震により計画停電が行なわれております。停電中の弊社CO₂インキュベーターのご使用の際は下記にご注意いただきますようお願いいたします。

■CO₂ インキュベーターのシャットダウン

取扱説明書にもありますように、加湿バットの水を入れたままインキュベーターを止めますと（電源を落とす場合も、インキュベーターモードランプを消灯させる場合も同じ）、CO₂センサーに水滴が付着した状態が続き、センサーが故障する可能性があります。インキュベーターを止める場合は、必ず加湿バットの水を捨て、30分～1時間くらい空運転するか、扉を開けて庫内を乾燥させたあとインキュベーターを止めてください。

■CO₂ インキュベーターの再起動

電気復旧時には加湿バットに水を注入し電源をONにして、インキュベーターモードに戻っていることを確認して使用してください。インキュベーターモードに戻っていない場合はインキュベーターボタンを押してください。

（温度と湿度が安定するまで2～3時間掛かる場合があります。）

池本理化工業株式会社

☎113-8680 東京都文京区本郷3丁目25-11

TEL:03-3811-4181

FAX:03-3814-1960

E-Mail:ikemoto@ikemoto.co.jp